

STOLNÍ VÁHA

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – NÁVOD K OBSLUZE

Manuál je univerzální pro více modelů. Popsané funkce a ovládací prvky se mohou lišit.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Vložte baterii, umístěte váhu na stabilní vodorovný povrch a zapněte váhu stisknutím tlačítka [ON/OFF]. Na LCD displeji se zobrazí hodnota „0.00“ nebo „0“. Dle potřeby proveďte změnu hmotnostní jednotky pomocí tlačítka [M] a poté položte vážený předmět na vážící desku.

FUNKCE TÁROVÁNÍ [TARE]

Umístěte na váhu talíř nebo misku. Stiskněte tlačítko [T], LCD displej zobrazí hodnotu „0.00“ nebo „0.0“. Poté umístěte vážené předměty na talíř či do misky.

FUNKCE POČÍTÁNÍ KUSŮ [PCS]

Ujistěte se, že má každý jednotlivý kus stejnou hmotnost. Zapněte váhu. Stiskněte tlačítko [PCS] a podržte jej po dobu několika vteřin. Na displeji se zobrazí hodnota „25“, která označuje počet vzorků. Pomocí tlačítka [M] můžete počet vkládaných vzorků změnit na hodnotu „50“, „75“ nebo „100“. Zobrazený počet kusů poté umístěte na váhu. Potvrďte stisknutím tlačítka [PCS]. Funkce počítání kusů je nyní připravena k použití. Umístěte počítané předměty na vážící desku a displej zobrazí jejich počet. Jakmile budete hotovi, ukončete funkci počítání kusů stisknutím tlačítka [M].

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ	
„[LO]“	baterie je vybitá
„[O_LD]“	přetížení váhy, odstraňte prosím přebytečnou zátěž

KAPACITA A ROZLIŠENÍ	
500 g / 0,01 g	2000 g / 0,1 g
1000 g / 0,1 g	3000 g / 0,1 g

MAXIMÁLNÍ KAPACITA	
Kapacita 500 g	maximální hmotnost 500,50 g
Kapacita 1000 g	maximální hmotnost 1005,0 g
Kapacita 2000 g	maximální hmotnost 2005,0 g

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
Displej	displej s modrým podsvícením
Napájení	2 baterie AAA
Provozní teplota	okolní teplota v místnosti 5 °C až 30 °C
Hmotnostní jednotky	g/oz/ozt/dwt/ct/gn/tl

Váha není cejchovaná ani cejchuschopná.

